

# JS 電子精密天平 操作說明書

## 功能特性

- 1.精度: 500g x 0.01g、1000g x 0.02g、3000g x 0.05g.
- 2.顯示: 6 位數 LCD 液晶顯示. 背光 : 藍色背光.
- 3.顯示單位: : G, lb, ct, oz, dr, GN, ozt, dwt, MM, tl.J, tl.T, tl.H, t
- 4.計數功能: 個數、百分比模式計數.
- 5.電源 : DC9V 電源變壓器或 AA 3 號乾電池 x 6

## 按鍵功能

ON/OFF 開關鍵: 關機狀態按一次開機, 開機狀態長按 3 秒關機.

UNIT 單位選擇鍵: 每按一次轉換一個單位. 13 個秤重單位可供選擇。

PCS 計數功能: 秤重狀態按進入計數模式. 依次按會循環在計數和秤重狀態切換.

ZERO 扣重鍵: 扣重 / 歸零功能.

## 計數模式

按 PCS 進入計數模式時, 保持上次的採樣單重值, 直接進行計數功能。

按下“UNIT”鍵, 循環選擇: 10-100, 100-1000 採樣數。

選擇採樣數後, 放上採樣的樣品進行秤重, 按下“ON/OFF”鍵, 完成採樣, 開始計數功能。

## 百分比模式

進入百分比模式時, 保持上次的百分比值, 直接進行百分比功能。

按下“UNIT”鍵, 循環選擇: 100.0 或 100.00。

選擇百分比值後, 放上足夠的樣品重量, 按下“ON/OFF”鍵, 採樣過程完成, 開始百分比模式功能。

PS. 進入計數模式或百分比模式, 採樣完成後, 按“PCS”鍵返回到計重模式。

## 重量校正

按“TARE”鍵, 保持 3 秒, 然後放開按鍵. 此時螢幕自動顯示 CALL-滿量程值-校正值-ADC 內部值, 按 ON/OFF 顯示 CAL 標示, 放上第一段該校正標準砝碼稍後顯示 CAL2 馬上取下第一段砝碼後放置第二段該校正標準砝碼穩定後自動顯示“PASS”校正完畢。(若是還有些許誤差請重覆以上動作即可)。

## 注意事項

1. 請將電子秤放置穩固, 平坦之處使用。
2. 當顯示螢幕上出現低電壓符號, 請立即更換電池。
3. 當秤盤上所加重量超過最大秤量時, 螢幕上會出現警示, 請立即取下物品。
4. 請避免在電風扇或冷氣出風口前使用。